

# 高速離心機-Avanti J-26S XP

## 使用規範

1. 如欲使用此儀器，請先找合格使用者帶領 1 次並自行獨立操作儀器 1 次，且詳閱儀器使用規範並遵守，方能開啟門禁進行使用。
2. 此儀器不提供離心管，請自行購買原廠 BECKMAN COULTER 離心管，離心管型號請參照轉子資訊。
3. 上機前，請確認樣本已平衡至 1g 以下。
4. 如儀器內未放置轉子，請勿讓儀器空轉。
5. 待儀器轉至預設轉速時，才能離開儀器。
6. 使用完畢，請將轉子內部擦拭乾淨，並放回 4 °C 冰箱當中；儀器內部請擦乾，並開啟蓋子與關機；桌子檯面請清潔乾淨，勿遺留垃圾。
7. 請確實填寫使用記錄本。
8. 如有任何問題，請找儀器管理者-彭明德老師實驗室(分機 33490)。

主機	轉子	最大轉速	最大體積	轉子放置位置
Avanti J-26S 高速離心機	JA-10 (fixed angle)	10,000 rpm 17,700 g	6 x 500 ml	4°C冰箱第四層
	JA-25.5 (fixed angle)	25,000 rpm 75,600 g	8 x 50 ml	4°C冰箱第一層

2023/02/24 (PMD Lab 製表)