

# CFX Opus96 qPCR

## 使用規範

1. 如欲使用此儀器，請先找合格使用者帶領 1 次並自行獨立操作儀器 1 次，且詳閱儀器使用規範並遵守，方能開啟門禁進行使用。
2. 此儀器為預約制度，請先於使用記錄表上方預約使用時段。
3. 上機前，請確認耗材規格正確-八連排為 Low-Profile tube (Height = 15.6-16.6 mm)、全襯邊 96 孔反應盤。
4. 使用八連排請垂直放置並以中線為基準作平衡；全襯邊 96 孔反應盤上方需貼膜才能上機使用。
5. 請確實填寫使用記錄表。
6. 使用完畢，請將檯面清潔乾淨並將儀器關機，如下一位使用者將在 1 小時內使用，則無需關閉儀器。
7. 清潔反應面板，請使用 95%以上酒精，嚴禁使用 ddH<sub>2</sub>O 作清潔。
8. 如有嚴重樣本洩漏，請立即擦乾並告知管理員。
9. 此儀器不提供儲存 Data 使用，請使用網路存取後自行把 Data 刪除，嚴禁使用 USB 存取 Data。
10. 收費方式-每次 100 元 (2022/11/14 正式收費)。
11. 如有任何問題，請找儀器管理者-彭明德老師實驗室(分機 33490)。

2022/11/14