

ZOE Fluorescent Cell Imager

使用規範

1. 如欲使用此儀器，請先找合格使用者帶領 1 次並自行獨立操作儀器 1 次，且詳閱儀器使用規範並遵守，方能開啟門禁進行使用。
2. 嚴禁自行擦拭鏡頭，如有灰塵請使用噴球予以清除。
3. 如有液體打翻於載台上方，請立即清理並關閉總電源且告知管理員。
4. 請確實填寫使用記錄表。
5. 使用完畢，請將檯面清潔乾淨並將鏡頭蓋上保護蓋、儀器關機。
6. 此儀器不提供儲存 Data 使用，請使用 USB 存取後自行把 Data 刪除。
7. 如有任何問題，請找儀器管理者-彭明德老師實驗室(分機 33490)。



2022/10/19

Chemidoc MP Imaging system

使用規範

1. 如欲使用此儀器，請先找合格使用者帶領 1 次並自行獨立操作儀器 1 次，且詳閱儀器使用規範並遵守，方能開啟門禁進行使用。
2. 請以實驗室為單位，找管理員建立一個使用帳號。
3. 嚴禁在 Blot/UV/Stain-Free Tray 上方直接使用 ECL reagent，如欲使用，請將黑色板子置於 Blot/UV/Stain-Free Tray 上方再使用。
4. 使用完畢，請使用 ddH₂O 將 Tray、黑色板子擦拭乾淨並擦乾；White Tray 請使用酒精將殘餘染劑擦拭乾淨並擦乾；請務必保持儀器內部檯面乾燥，勿殘留液體。
5. 請確實填寫使用記錄表。
6. 使用完畢，請將檯面清潔乾淨並將儀器關機，如下一位使用者將在 1 小時內使用，則無需關閉儀器。
7. 此儀器不提供儲存 Data 使用，請使用 USB 存取後自行把 Data 刪除。
8. 收費方式-每次 50 元 (2022/11/1 正式收費)。
9. 如有任何問題，請找儀器管理者-彭明德老師實驗室(分機 33490)。



2022/10/19